

水質管理に必要不可欠!!
残留塩素の測定には…

DPD ゴールド

DPD No.1



各種学校、老人保健施設、スポーツクラブ、温浴施設、水質
管理会社など全国様々なお客様にご愛用いただいております。

アサヒ DPD 5つの特徴

◆注ぎやすい分包設計!

注ぎ口をすぼめた独自の分包設計により、開封しやすく、試薬投入時のこぼれやすさも解消！作業性もUPです。

◆1剤で遊離残留塩素を測定!

緩衝剤と発色剤を1パックにしているため、この1剤のみで遊離残留塩素を測定できます。

◆1包毎に"保証期限"を刻印!

試薬の保証期限を1包毎に表示しているため、外袋から取り出した後でも、保管・管理しやすいです。

◆スピーディーな測定!

残留塩素との反応が早い粉末タイプなので、スピーディーな測定が可能です。

◆保管に便利なチャック付アルミ袋入り!

300包入り・100包入り外袋はチャック付アルミ袋になっているため、試薬の保存・保管に便利です。

使い方

1. 検水10mlに、本試薬1包を入れます。
2. 軽く振り混ぜると遊離残留塩素と反応して、ピンク色に発色します。
3. ピンク色の濃さで遊離残留塩素濃度を判定します。



チャック付き袋なので、保管にとっても便利!



1包毎に保証年月を印字! 管理しやすいです。

■ 無料サンプル等もご用意しております。詳しくは TEL・FAX・E-mail にてお問い合わせください。



株式会社アサヒ商会
企画開発アサヒ科学

〒468-0066 名古屋市天白区元八事 4-164-1
TEL.052-834-8711 FAX.052-834-7314
URL <http://www.asahi-syokai.jp>
E-mail asahi871@cello.ocn.ne.jp

取扱店

〒860-0833
熊本県熊本市中央区平成3丁目13番18号
株式会社 尼崎薬品
TEL : 096-370-0150 FAX096-370-0151

注意事項

当社の商号及び当社商品等は、不正競争防止法及びその他の法律で保護されています。これらを当社の明示の許諾なく、無断で使用・複製することはできません。また、商品形態模倣行為等、これらを侵害する行為に対して、当社は直ちに、不正競争防止法等の法的措置により対応をとりますので、ご注意ください。

※その他試薬は裏面をご覧ください。