

遊離残留塩素測定試薬

DPDマジック

スティックタイプ

[200包入り]

スティックタイプで作業性がさらに簡単

緩衝剤と発色剤が1パックの1剤タイプ

残留塩素との反応が速い粉末タイプ



日本曹達株式会社

1 試薬成分

1. DPD硫酸塩
2. 無水硫酸ナトリウム
3. リン酸緩衝剤(リン酸水素二ナトリウム:リン酸二水素カリウム)
4. キレート剤(CyDTA)

2 特 徴

1. 緩衝剤と発色剤とを1パックにし、1剤で遊離残留塩素が測定出来ます。
2. 粉末製で残留塩素との反応が速い。

3 測定方法

1. 検水を比色セルの標線(10ml)まで採水します。
2. DPDマジック(発色剤)1包を加え、良く振りまぜると桃赤色に発色します。
(DPDマジックは完全に溶解する必要はありません)
3. 直ちに(1分以内に)測定器の回転標準色と比色して、遊離残留塩素濃度(mg/l)を測定します。

4 取扱い注意

1. 子供の手の届かない所に保管して下さい。
2. 直射日光を避け風通しの良い所に保管して下さい。
3. 飲み込まないで下さい。
4. 使用後は手洗いして下さい。



日本曹達株式会社

本 社	〒100-8165	東京都千代田区大手町2-2-1(新大手町ビル)	☎03(3245)6148
大 阪 支 店	〒541-0043	大阪市中央区高麗橋3-4-10(淀屋橋センタービル)	☎06(6229)7323
信越営業所	〒949-2302	新潟県上越市中郷区藤沢950	☎0255(81)2323
高岡営業所	〒933-0901	富山県高岡市向野本町300	☎0766(26)0238
福岡営業所 (北海道地区)	〒810-0001	福岡市中央区天神2-14-13(天神三井ビル)	☎092(771)1336
		日曹商事株式会社 札幌営業所	
	〒060-0001	札幌市中央区北一条西七丁目1(広井ビル)	☎011(281)5731
(東北地区)		日曹商事株式会社 仙台営業所	
	〒980-0014	仙台市青葉区本町2-1-29(仙台北町ホンマビル)	☎022(265)1161
(東海地区)		日曹商事株式会社 名古屋支店	
	〒460-0003	名古屋市中区錦3-4-6(桜通大津第一生命ビル)	☎052(971)9271